

此面作为封面

材质：80克书纸（哑光）
印刷方式：单黑正反印刷
折叠：需要折叠
*注：红色实线为切线蓝色虚线为折线请不要印刷出来。



电子目镜使用说明书

中文/English/日本語/Español/Deutsch/Français/Italiano



中文

注：本栏为中文使用说明书内容左侧第一栏插图为例。

产品配件清单

- 1.1 电子目镜
1.2 手机拉伸夹
1.3 USB Type-C充电线
1.4 EVA环(用于连接固定小尺寸目镜)
1.5 擦拭布

电子目镜介绍

- 2.01 电源开关和WiFi开关
2.02 WiFi指示灯
2.03 TF卡槽
2.04 充电/工作状态指示灯
2.05 USB Type-C接口
2.06 复位键
2.07 手机拉伸卡槽
2.08 手机拉伸卡扣解锁按钮
2.09 镜头
2.10 夹子左右按压开关

English

Note: This section is an English instruction content using the illustration in the first column on the left as an example.

Product Accessories List

- 1.1 Electronic Eyepiece
1.2 Smartphone Stretch Clip
1.3 USB Type-C Charging Cable
1.4 EVA Ring (for connecting and fixing small-sized eyepieces)
1.5 Cleaning Cloth

Introduction to the Electronic Eyepiece

- 2.01 Power and WiFi Switch
2.02 WiFi Indicator Light
2.03 TF Card Slot
2.04 Charging/Working Status Indicator Light
2.05 USB Type C Interface
2.06 Reset Button
2.07 Smartphone Clip Slot
2.08 Smartphone Clip Release Switch
2.09 Lens
2.10 Clip Left and Right Pressure Switches

日本語

注：この欄は、左側の第一欄のイラストを例として日本語の使用説明内容です。

製品のアクセサリーリスト

- 1.1 電子目鏡
1.2 携帯電話用ストレッチクリップ
1.3 USB Type-C充電ケーブル
1.4 EVAリング (小型目鏡を接続固定用)
1.5 拭き布

電子目鏡の紹介

- 2.01 パワースイッチおよびWiFiスイッチ
2.02 WiFiインジケータランプ
2.03 TFカードスロット
2.04 充電/動作状態インジケータランプ
2.05 USB Type-Cインターフェース
2.06 リセットボタン
2.07 携帯電話クリップスロット
2.08 携帯電話クリップリリーススイッチ
2.09 レンズ
2.10 クリップ左右圧入スイッチ

Español

Note: Esta sección es un contenido de instrucciones de uso en español, tomando como ejemplo la ilustración de la primera columna de la izquierda.

Lista de accesorios del producto


- 1.1 Ocular electrónico
1.2 Abra para teléfono móvil
1.3 Cable de carga USB Type-C
1.4 Anillo EVA (para conectar y fijar oculares de pequeño tamaño)
1.5 Paño de limpieza

Introducción al ocular electrónico

- 2.01 Interruptor de encendido y de WiFi
2.02 Indicador de WiFi
2.03 Ranura para tarjeta TF
2.04 Indicador de estado de carga/trabajo
2.05 Puerto USB Type C
2.06 Botón de reset
2.07 Ranura para abra del teléfono
2.08 Botón de desbloqueo de la abra del teléfono
2.09 Lente
2.10 Botones de presión izquierdo y derecho del clip

Electronic Eyepiece instruction

中文/English/日本語/Español/Deutsch/Français/Italiano

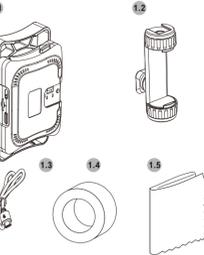

Deutsch

Anmerkung: Dieser Abschnitt ist der Inhalt der Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache, wobei das Beispiel in der ersten Spalte links verwendet wird.

Liste der Produktzubehörteile

- 1.1 Elektronisches Okular
1.2 Smartphone-Streckkammer
1.3 USB Type-C Ladekabel
1.4 EVA-Ring (zur Verbindung und Fixierung kleiner Okulare)
1.5 Reinigungstuch

Français

Note: Cette colonne est le contenu des instructions d'utilisation en français, avec des exemples de la première colonne de gauche.

Liste des accessoires du produit


- 1.1 Oculaire électronique
1.2 Support étirable pour téléphone
1.3 Câble de charge USB Type-C
1.4 Anneau EVA (pour connecter et fixer les petits oculaires)
1.5 Torchon dessuie

Italiano

Note: Questa colonna è il contenuto delle istruzioni per l'uso in italiano, utilizzando l'illustrazione della prima colonna a sinistra come esempio.

Elenco degli accessori del prodotto

- 1.1 Oculare elettronico
1.2 Grappolo stretch cellulare
1.3 Cavo di carica USB Type-C
1.4 Anello EVA (da utilizzare per collegare e fissare oculari di piccola di mensura)
1.5 Telescopio di pulizia

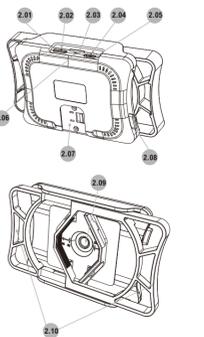

Einführung in das elektronische Okular

- 2.01 Strom- und WLAN-Schalter
2.02 WLAN-Anzeigelampe
2.03 TF-Karten-Steckplatz
2.04 Lade-/Arbeitsstatus-Anzeigelampe
2.05 USB Type C Schnittstelle
2.06 Reset-Taste
2.07 Smartphone-Klammer-Steckplatz
2.08 Entspanner-Schalter für Smartphone-Klammer
2.09 Objektiv
2.10 Links und Rechts Druck-Schalter für Klammer

Présentation de l'oculaire électronique

- 2.01 Interrupteur d'alimentation et de WiFi
2.02 Indicateur WiFi
2.03 Emplacement de la carte TF
2.04 Indicateur de statut de charge/travail
2.05 Interface USB Type C
2.06 Bouton de réinitialisation
2.07 Emplacement de la support pour téléphone
2.08 Interrupteur de verrouillage de la support pour téléphone
2.09 Objectif
2.10 Boutons de pression gauche et droite de la pince


Introduzione all'oculare elettronico

- 2.01 Interruttore di accensione e di WiFi
2.02 Indicatore di stato WiFi
2.03 Slot per la scheda TF
2.04 Indicatore di stato di carica/lavoro
2.05 Interfaccia USB Type C
2.06 Pulsante di reset
2.07 Slot per il grappolo del cellulare
2.08 Interruttore di sblocco del grappolo del cellulare
2.09 Lente
2.10 Pulsanti di pressione sinistro e destro della pinza



APVision

iOS

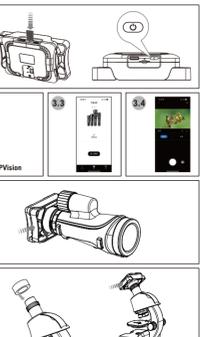

Anleitung zur Verwendung des Okulars

- 3.1 Stecken Sie die TF-Karte ein und halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt...
3.2 Scannen Sie den QR-Code im Handbuch mit Ihrem Handy...
3.3 Nach der Installation öffnen Sie die APP und klicken Sie auf "Gerät verbinden"...
3.4 Wenn die WLAN-Verbindung erfolgreich ist, wird zum Entzerrn...
3.5 Drücken Sie gleichzeitig die beiden Seiten des Okularklammers...
3.6 Methode zur Verbindung eines Mikroskops...
3.7 Methode zur Verbindung eines Mikroskops...
3.8 Methode zur Verbindung eines Mikroskops...

Mode d'emploi de l'oculaire

- 3.1 Insérer la carte TF et appuyez longuement sur le bouton pour allumer l'appareil pendant 3 secondes...
3.2 Scannez le QR code du manuel avec votre téléphone pour télécharger l'application APVision...
3.3 Après l'installation, ouvrez l'application et cliquez sur "Connecter l'appareil"...
3.4 Lorsque la connexion WiFi est réussie, elle passe à l'écran d'appareil sans fil...
3.5 Appuyez simultanément sur les deux côtés de la pince de l'oculaire...
3.6 Méthode de connexion à un microscope...
3.7 Méthode de connexion à un microscope...
3.8 Méthode de connexion à un microscope...


Istruzioni per l'uso dell'oculare

- 3.1 Inserisci la carta TF e tieni premuto il pulsante per 3 secondi per accendere...
3.2 È possibile scansionare il software APVision scansionando il codice a barre QR del manuale con il cellulare...
3.3 Dopo l'installazione, apri l'app e fai clic su "Collega dispositivo"...
3.4 Una volta stabilita la connessione WiFi, verrà visualizzata la schermata di connessione alla fine del microscopio...
3.5 Premere contemporaneamente i due lati della pinza dell'oculare senza rilasciare...
3.6 Metodo di connessione a un microscopio...
3.7 Metodo di connessione a un microscopio...
3.8 Metodo di connessione a un microscopio...



APVision

Android

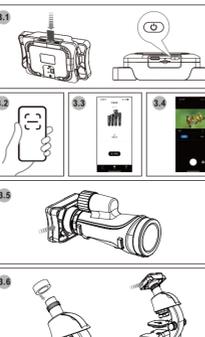

目镜使用说明

- 3.1 插入TF卡，长按按键3s开机。（注：内存卡第一次使用需要格式化，APP会自动提醒。）
3.2 请用手机扫描说明书二维码下载APVision软件并安装。
3.3 安装完成后打开APP，点击“连接设备”将手机与目镜设备连接。
3.4 电子目镜的指示灯说明
3.5 当连接WiFi成功后即跳转至APP实时预览画面，拍摄、录像、查看、下载等操作均在APP内完成。
3.6 连接显微镜的方法
3.7 连接显微镜的方法
3.8 连接显微镜的方法

Eyepiece Usage Instructions


- 3.1 Insert the TF card and press the button for 3 seconds to turn on the device.
3.2 Scan the QR code in the manual with your smartphone to download the APVision software.
3.3 After installation, open the APP and click "Connect Device" to go to the device search WiFi hotspot interface.
3.4 Electronic Eyepiece Indicator Light Description
3.5 When the WiFi connection is successful, it will jump to the real-time preview screen of the APP.
3.6 Connecting to a Telescope
3.7 Connecting to a Microscope
3.8 Connecting to a Microscope

目鏡的使用方法

- 3.1 TFカードを挿入し、ボタンを長押し3秒で電源を入れます。
3.2 携帯電話で説明書のQRコードをスキャンして、APVisionソフトウェアをダウンロードします。
3.3 インストールが完了したら、APPを開き、「デバイス」をクリックして、デバイスのWiFiホットスポット検索画面に移動します。
3.4 電子目鏡のインジケータランプの使用
3.5 WiFi接続に成功すると、APPのリアルタイムプレビュー画面に飛び、撮影、録画、ダウンロードなどの操作はすべてAPP内でできます。
3.6 WiFi接続に成功すると、APPのリアルタイムプレビュー画面に飛び、撮影、録画、ダウンロードなどの操作はすべてAPP内でできます。
3.7 WiFi接続に成功すると、APPのリアルタイムプレビュー画面に飛び、撮影、録画、ダウンロードなどの操作はすべてAPP内でできます。
3.8 WiFi接続に成功すると、APPのリアルタイムプレビュー画面に飛び、撮影、録画、ダウンロードなどの操作はすべてAPP内でできます。

Instrucciones de uso del ocular

- 3.1 Inserte la tarjeta TF y mantenga presionado el botón por 3 segundos para encender.
3.2 Escanee el código QR del manual con su teléfono móvil.
3.3 Después de la instalación, abra la APP y haga clic en "Conectar dispositivo" para saltar a la pantalla de búsqueda del punto de acceso WiFi del dispositivo.
3.4 Descripción de los indicadores de luz del ocular electrónico
3.5 Cuando la conexión WiFi se realice correctamente, saltará a la pantalla de vista previa en tiempo real de la APP.
3.6 Conectando a un telescopio
3.7 Conectando a un Microscopio
3.8 Conectando a un Microscopio

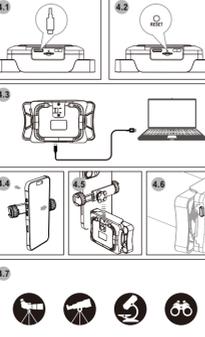

其它说明

- 4.1 充电
4.2 复位
4.3 数据传输
4.4 连接显微镜的方法
4.5 连接显微镜的方法
4.6 连接显微镜的方法
4.7 连接显微镜的方法
4.8 连接显微镜的方法

Other Instructions


- 4.1 Charging
4.2 Reset
4.3 Data Transfer
4.4 Connecting to a Microscope
4.5 Connecting to a Microscope
4.6 Connecting to a Microscope
4.7 Connecting to a Microscope
4.8 Connecting to a Microscope

その他の説明

- 4.1 充電
4.2 リセット
4.3 データ転送
4.4 接続显微镜の方法
4.5 接続显微镜の方法
4.6 接続显微镜の方法
4.7 接続显微镜の方法
4.8 接続显微镜の方法

Otras Instrucciones

- 4.1 Carga
4.2 Reset
4.3 Transferencia de datos
4.4 Conectando a un Microscopio
4.5 Conectando a un Microscopio
4.6 Conectando a un Microscopio
4.7 Conectando a un Microscopio
4.8 Conectando a un Microscopio

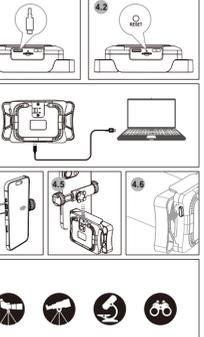

Weitere Informationen

- 4.1 Aufladen
4.2 Reset
4.3 Datenübertragung
4.4 Verbinden eines Mikroskops
4.5 Verbinden eines Mikroskops
4.6 Verbinden eines Mikroskops
4.7 Verbinden eines Mikroskops
4.8 Verbinden eines Mikroskops

Autres informations

- 4.1 Charge
4.2 Réinitialisation
4.3 Transfert de données
4.4 Connexion à un microscope
4.5 Connexion à un microscope
4.6 Connexion à un microscope
4.7 Connexion à un microscope
4.8 Connexion à un microscope

Altre informazioni

- 4.1 Carica
4.2 Reset
4.3 Trasferimento di dati
4.4 Connessione a un microscopio
4.5 Connessione a un microscopio
4.6 Connessione a un microscopio
4.7 Connessione a un microscopio
4.8 Connessione a un microscopio



通常我们会选择我们的手机电子目镜。在使用显微镜之前请仔细阅读说明书并建议您在购买前准备好所有材料。

Thank you very much for choosing our smartphone electronic eyepiece. Please read the manual carefully before using this lens and we suggest you keep it well for future reference.

ご購得いただきありがとうございます。携帯電話用目鏡を購入していただく際、必ずお読みください。また、ご購入前にご用意いただく材料もご用意ください。

Please read this manual carefully before choosing our smartphone electronic eyepiece, and we suggest you keep it well for future reference.



Wenn Sie sich für die Wahl unserer Smartphone-Elektronische Okulare entschieden haben, lesen Sie bitte das Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Okular verwenden, und empfehlen wir Ihnen, Sie gut aufzubewahren, um sich auf zukünftige Referenzen zu nutzen.

Vous vous remercions beaucoup d'avoir choisi notre oculaire électronique pour votre téléphone. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce système et nous recommandons de le conserver soigneusement pour référence future.

Grazie mille per aver scelto il nostro oculare elettronico per cellulare. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni per l'uso prima di utilizzare questo obiettivo e si consiglia di conservarlo bene per un futuro riferimento.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.